

仪器假期维护小常识

——溶出仪篇

温馨提示

假期长期停机期间，环境湿度变化、残留试剂腐蚀、积水冻裂等问题易引发设备故障，规范的保养是延长设备寿命、降低维修成本的关键。请做好溶出仪的放假前维护工作，假期来临，请严格按照实验室安全规定，假期期间请断电。

1、使用装有纯水的洗瓶从外部清洗取样针和桨杆或篮杆，注意废水不要流入水浴中。**使用盐酸介质时，实验结束后要立即进行清洗取样针和篮桨杆，防止腐蚀。**

2、将篮清洗干净后晾置于篮架上，清洗干净溶出杯，擦净溶出杯放置溶出平台或者实验台面。

3、将溶出仪溶出杯平台表面的水渍用干布擦拭，防止流入水浴槽。

4、将取样器的打样针降至低位，使用纯水冲洗打样针末端。

5、初级滤头可以使用纯水超声清洗后晾干。

6、将水浴中的水排空，并使用软布擦拭水浴槽，防止水垢。

7、将同温补液杯中的循环水排出，杯内不要放置试剂。

8、关闭电源，断开电源线。

海能技术 技术支持部

400 618 6188