

# 仪器假期维护小常识

---粗纤维 F800 篇


温馨提示：

对于任何一款仪器来说，其中的每个部分都有必要进行常规的月度或季度维护保养，以保证您仪器处于良好的工作状态和稳定的工作性能，延长其使用寿命。假期来临，仪器更需要系统的维护清洗。请严格按照实验室安全规定，假期期间请断电断水。

## 一、仪器排液

### 1、水箱排液

- ①排水接头与放水球阀相连接，并插好排液管。
- ②打开放水球阀旋钮开关，水箱内的液体自动排出。

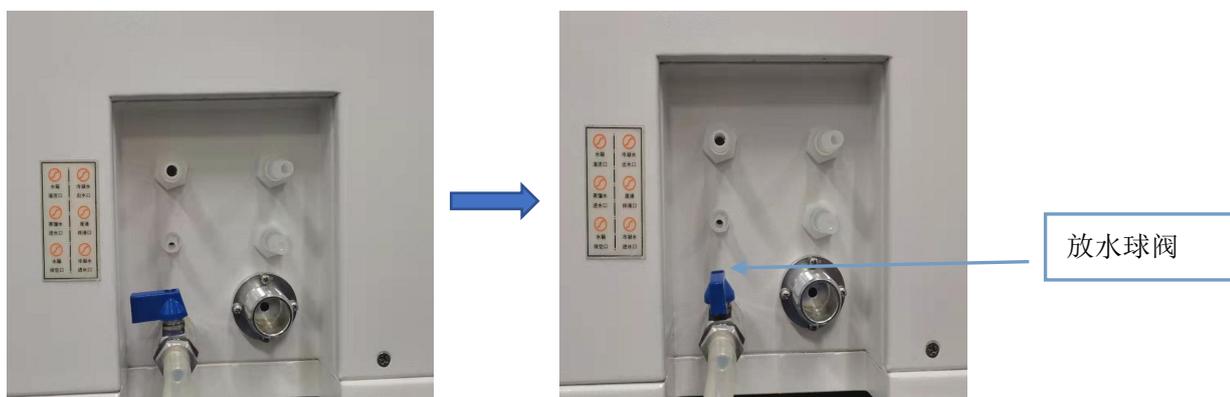

### 2、试剂桶排液

- ①拉开装有试剂桶的抽提，按压弹片抽出快插接头。
- ②取出试剂桶并把桶内的试剂到入指定容器，清洗干净然后装回即可。



## 二、坩埚的清洁

- 1、把坩埚放入马弗炉内 500℃加热 1h. 缓慢降温后取出坩埚。
- 2、将冷却后的坩埚用去离子水进行冲洗，风干或者烘干即可。

### 三、实验室安全检查

根据实验室安全原则，人走断水断电，所以放假前，我们需要对水电做一个安全确认。

#### 1、关水

关闭水龙头，取下冷凝水进水管。



#### 2、关电

关闭仪器开关，拔下电源线。

如有其他问题咨询请拨打 4006186188 随时联系我们。

海能技术：技术支持部

电话：4006186188