

仪器假期维护小常识

----脂肪仪 SOX406 篇

温馨提示：

对于任何一款仪器来说，其中的每个部分都有必要进行常规的月度或季度维护保养，以保证您仪器处于良好的工作状态和稳定的工作性能，延长其使用寿命。假期来临，仪器更需要系统的维护清洗。请严格按照实验室安全规定，假期期间请断电断水。

一、仪器排液

- 1、关闭水龙头。
- 2、将进水管接头与水龙头分离。
- 3、把进水管接头放入排水槽内，用洗耳球轻轻吹出水口，然后冷凝管内的液体顺着进水管倒流排除。



进水管接头

二、仪器及附件的清洁

1、溶剂杯的清洁

- ①用乙醇清洗溶剂杯内侧油渍。
- ②用去离子水冲洗溶剂杯，风干或者烘干即可。

2、加热盘的清洁

- ①关闭电源并拔下电源插头。
- ②用抹布蘸取少量乙醇轻轻擦拭加热盘表面油污。

三、实验室安全

根据实验室安全原则，人走断水断电，所以放假前，我们需要对水电做一个安全确认。

1、关水

关闭水龙头，取下冷凝水进水管。



2、关电

关闭仪器开关，拔下电源线。

如有其他问题咨询请拨打 4006186188 随时联系我们。

海能技术：技术支持部

电话：4006186188

仪器假期维护小常识

----脂肪仪 SOX606 篇

温馨提示

对于任何一款仪器来说，其中的每个部分都有必要进行常规的月度或季度维护保养，以保证您仪器处于良好的工作状态和稳定的工作性能，延长其使用寿命。假期来临，仪器更需要系统的维护清洗。请严格按照实验室安全规定，假期期间请断水断电。

二、仪器排液

- 4、关闭水龙头。
- 5、将进水管接头与水龙头分离。
- 6、把进水管接头放入排水槽内，用洗耳球轻轻吹出水口，然后冷凝管内的液体顺着进水管倒流排除。



进水管接头

二、仪器及附件的清洁

1、溶剂杯的清洁

- ①用乙醇清洗溶剂杯内侧油渍。
- ②用去离子水冲洗溶剂杯，风干或者烘干即可。

2、加热盘的清洁

- ①关闭电源并拔下电源插头。
- ②用抹布蘸取少量乙醇轻轻擦拭加热盘表面油污。

3、控制单元的清洁

- ①关闭电源并拔下电源插头。
- ②用抹布蘸取少量乙醇轻轻擦拭加热盘表面油污。
- ③把控制单元吸附在机箱侧面即可。

三、实验室安全

根据实验室安全原则，人走断水断电，所以放假前，我们需要对水电做一个安全确认。

1、关水

关闭水龙头，取下冷凝水进水管。



2、关电

关闭仪器开关，拔下电源线。

如有其他问题咨询请拨打 4006186188 随时联系我们。

海能技术：技术支持部

电话：4006186188